

MODO DE USO DE LA CAMPANA DE VACIO REF QLB006

Equipo físico diseñado para educación en institutos y colegios donde se puede observar como funciona el vacío aplicando presión.

El modo de uso es muy simple y fácil. Recomendamos colocar un globo inflado dentro de la campana para poder observar los resultados.

Paso 1.

Colocar un globo en el interior de la campana inflado y cerrar la campana.

Paso 2.

Presionar la válvula de la parte superior como se indica en la fotografía, no hace falta presionar muy fuerte. Aguantar presionando la válvula al mismo tiempo que vamos extrayendo el aire con la bomba de la parte lateral y haciendo el vacío.



Paso 3.

En la parte lateral esta la bomba la cual vamos lentamente moviendo adelante y atrás extrayendo de esta forma el aire del interior y haciendo que el manómetro la aguja de la presión vaya lentamente subiendo y haciendo que la presión aumente y el vacío se cree en su interior.



Paso 4.

Una vez hayamos concluido con el experimento necesitamos extraer el aire para poder abrir la campana para ello tenemos que presionar hacia arriba la valvula superior de la campana como se indica en la fotografía.

